

## Densímetro para pós

### Como usar

1. Tare a balança com o Densímetro sobre ela.
2. Gire os discos do Densímetro até alinhar os furos.
3. Preencha os furos com o pó a ser medido.
4. Compacte o pó utilizando a Base Vibratória Powdermix ou batendo contra a bancada.
5. Gire o disco superior desalinhando os dois furos e descarte o excedente.
6. Volte o Densímetro para balança.
7. O peso exibido é a sua densidade aparente! Porque o volume da câmara inferior é de exatamente 1cm<sup>3</sup>.
8. Ficou com alguma dúvida? Ligue para nós, vai ser um prazer falar com vocês!

### Cuidados

1. O Densímetro é feito de 3 discos independentes unidos por imãs, que são facilmente separados para a higienização.
2. Para lavar use preferencialmente água e detergente neutro. Nunca use solventes.
3. Temperatura máxima 60o C.
4. Devido sua precisão, caso o Densímetro sofra alguma queda recomendamos a substituição.
5. O conjunto das peças do Densímetro é calibrado em sua construção. Se tiver mais de um equipamento, atente-se para que as partes que formam o conjunto não sejam misturadas.